
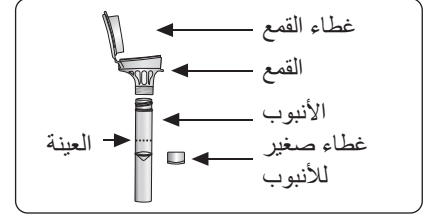



العربية – تعليمات المستخدم

يستغرق معظم الأشخاص فترة تتراوح من دقيقتين إلى خمس دقائق لإعطاء عينة باتباع الخطوات من 1 إلى 5.


1 ابصق داخل القمع حتى تصل كمية السائل (وليس الفقاعات) إلى خط الامتلاء الموضح في الصورة رقم 1.

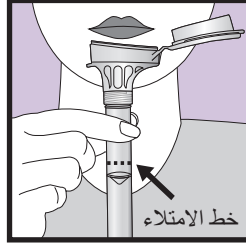


2 امسك الأنبوب في وضع قائم بيد واحدة. أغلق غطاء القمع باليد الأخرى (كما هو موضح) عن طريق دفع الغطاء بإحكام حتى تسمع صوت طقطقة عالية. سوف ينتقل السائل الموجود في الغطاء إلى الأنبوب ليختلط بالعينة. تأكد أن الغطاء مغلق بإحكام.

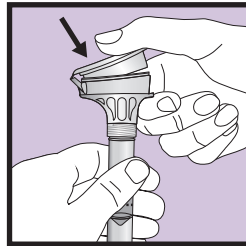


3 امسك الأنبوب في وضع قائم. فك القمع من الأنبوب.

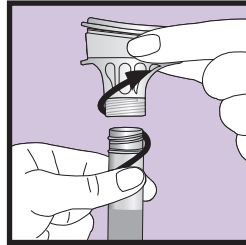

4 استخدم الغطاء الصغير لإغلاق الأنبوب بإحكام.

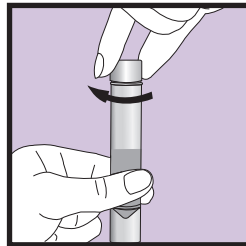

5 رج الأنبوب المغلق بالغطاء لمدة 5 ثوان. تخلص من القمع أو قم بإعادة تدويره.

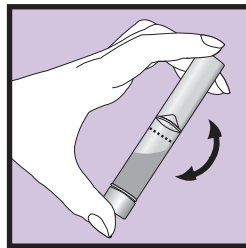

احتياطات جمع العينات:

لا تأكل أو تشرب أو تدخن أو تمضغ العلكة لمدة 30 دقيقة قبل إعطاء العينة.

لا تقم بإزالة الشريط البلاستيكي من غطاء القمع.

المحتويات: تحتوي الأداة على سائل حفظ التوازن.

التحذيرات والاحتياطات:

يتم الغسل بالماء في حالة ملامسة سائل حفظ التوازن للعين أو الجلد. لا تتلعه. راجع نشرة بيانات السلامة من المواد على www.dnagenotek.com.

الغطاء الصغير، خطر الاختناق.

التخزين: 15 درجة مئوية/30 درجة مئوية

ملخص وشرح الأداة:

OMNigene® ORAL عبارة عن أداة لجمع العينة تقدم المواد والتعليمات اللازمة لجمع وحفظ توازن الحمض النووي (DNA) والحمض النووي الريبسي (RNA) الميكروبي من سوائل الفم.

توضيح الرموز:

راجع النشرة الداخلية	☐
تجمع العينة بواسطة (الاستخدام بواسطة)	☐
رقم الكتالوج	REF
تحذير، راجع التعليمات للاستخدام	⚠
تعليمات التخزين	15°C / 30°C
جهة التصنيع	🏭
رقم الكمية المصنعة	LOT

التي يتم جمعها يحتمل أن تكون معدية ويجب التعامل معها وفق تدابير السلامة الحيوية المناسبة.

تُشحن العينات بموجب اللوائح المعمول بها والتي تتناول نقل العينات الحيوية.

لمعرفة تعليمات جمع العينة من متبرع بلغات أخرى، راجع www.dnagenotek.com

للاستخدام في الأبحاث فقط، وليس للاستخدام في عمليات التشخيص. غير متاح للاستعمال في التشخيص الطبي في الولايات المتحدة.

OMNigene® ORAL متاح لغرض البحث فقط وليس للاستخدام في الأغراض التشخيصية. OMNigene® علامة تجارية مسجلة لشركة DNA Genotek Inc.

بعض منتجات DNA Genotek قد لا تتوفر في جميع المناطق الجغرافية، اتصل بمندوب المبيعات لديك للحصول على التفاصيل. جميع البروتوكولات والمستندات التقنية وملاحظات التطبيق الخاصة بـ DNA Genotek متاحة في قسم الدعم على موقعنا الإلكتروني www.dnagenotek.com.

www.dnagenotek.com/legalnotices (براءة الاختراع)

© 2020 جميع الحقوق محفوظة لشركة DNA Genotek Inc. وهي شركة تابعة لشركة OraSure Technologies, Inc. PD-PR-00377 (AR - Arabic) Issue 3/2020-05

أدق العينات
أداء مُثبت الجودة

DNAGENOTEK™

هاتف: +1.613.723.5757
بريد إلكتروني: info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

صنعت في كندا
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2